



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № РМ120/88

Материал: Микро-сим карты

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 **Основные свойства исходного материала:** Пластичный, $\rho \approx 1 \text{ г/см}^3$, не твердый;

1.2 **Крупность и фракционный состав исходного материала:** микро-сим карты
10x15x1 мм;

1.3 **Поставленная задача:** Измельчение до крупности менее 0,8 мм;

1.4 **Используемое оборудование:**



Рис 1. Роторная ножевая мельница РМ 120



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 **Измельчение на Роторной мельнице РМ 120**

2.1.1 **Вес пробы:** 10,6 гр.;

2.1.2 **Время измельчения:** 30 сек.;

2.1.3 **Производительность:** 1,3 кг/час;

2.1.4 **Результат:**



Рис.3. Материал до измельчения

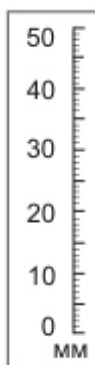


Рис.4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.

