



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № РМ120/89

Материал: Нано-сим карты

Раздел 1. Постановка задачи.

- 1.1 Основные свойства исходного материала: Пластичный, $\rho \approx 1$ г/см³, не твердый;
- 1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: нано-сим карты $\varnothing 10 \times 1$ мм;
- 1.3 Поставленная задача: Измельчение до крупности менее 0,8 мм;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Роторная ножевая мельница РМ 120



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Измельчение на Роторной мельнице РМ 120

- 2.1.1 Вес пробы: 12,1 гр.;
- 2.1.2 Время измельчения: 30 сек.;
- 2.1.3 Производительность: 1,4 кг/час;
- 2.1.4 Результат:



Рис.3. Материал до измельчения

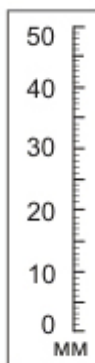


Рис.4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.

