







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

## Протокол проведения испытаний № ИД 200/1-02

Материал: Гранит

## Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Свойства исходного материала**: Сухой, хрупкий, непрочный, плотность 2,45  $_{\Gamma/\text{см}^3}$ :
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала**: Частицы произвольной формы размером от 5 до 10 мм;
- **1.3 Поставленная задача:** Измельчение до размера от 0,1 до 1 мм с производительностью 5 кг/час;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1. Истиратель дисковый ИД 200



Рис. 2. Анализатор А 20

## Раздел 2. Проведение испытаний.

- 2.1 Измельчение на Истирателе дисковом ИД 200 с рассевом на Анализатор А 20
- 2.1.1 Вес пробы: 860 г;
- 2.1.2 Время измельчения: 8 мин 10 сек;
- 2.1.3 Производительность: 6,3 кг/час;

## 2.1.4 Результат:



Рис. 3. Материал до измельчения

Рис. 4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.

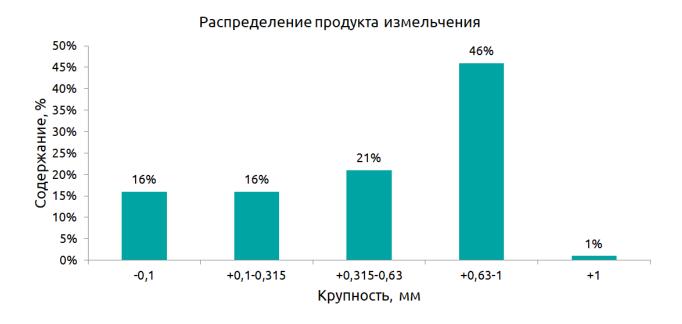


Рис. 5. Распределение продукта измельчения