







Авангард российского оборудования

для точного измельчения

«100 лучших товаров России», «Сделано в России»

и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № ЩД 15/15

Материал: Речная галька

Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Свойства исходного материала:** Сухой, приплюснуто-округлой формы, серого цвета, насыпная плотность 1,5-1,7 кг/дм3;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Округлые камни размером от 30 до 70 мм;
- 1.3 Поставленная задача: Дробление до крупности менее 2 мм; производительность 100 кг/ч;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1. Щековая дробилка ЩД 15



Рис. 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Дробление на Щековой дробилке ЩД 15

2.1.1 Вес пробы: 5,4 кг;

2.1.2 Время дробления: 120 сек;

2.1.3 Производительность: 162 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис. 3. Материал до дробления

Рис. 4. Продукт дробления

Раздел 3. Результат испытаний.



Рис. 5. Распределение продукта дробления