







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № ИД 65/10

Материал: Диоксид циркония ZrO₂

Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Свойства исходного материала**: Брикет белого цвета, непрочный; твердость отдельных частиц до 10 HV;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала**: Частицы материала крупностью до 2 мм (после предварительного дробления на ЩД 6);
- 1.3 Поставленная задача: Измельчение до размера от 0,04 до 0,1 мм;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Истиратель дисковый ИД 65



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

- 2.1 Измельчение на Истирателе дисковом ИД 65
- **2.1.1 Вес пробы:** 57 гр;
- **2.1.2 Время процесса:** 13 сек;
- 2.1.3 Производительность: 15,8 кг/час;

2.1.4 Результат:

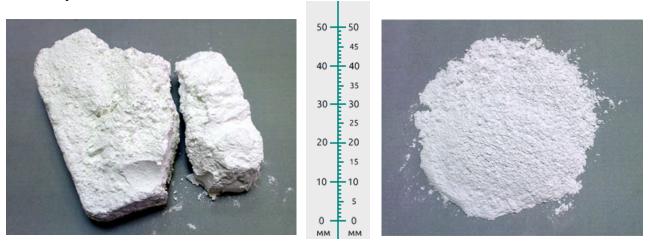


Рис.3. Материал до измельчения

Рис.4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.



Рис. 5. Распределение продукта измельчения