



# ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования  
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству  
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»  
и «Сделано в Петербурге»

## Протокол проведения испытаний № МД 2х2/39

**Материал:** Шлак от переплава сплава олово-цинк

### Раздел 1. Постановка задачи.

**1.1 Свойства исходного материала:** Неоднородный материал с пылевидной фракцией и включениями оплавленных частиц металла;

**1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Частицы произвольной формы размером от 0,1 до 50 мм;

**1.3 Поставленная задача:** Дробление до крупности менее 3 мм;

**1.4 Используемое оборудование:**



Рис 1. Молотковая дробилка МД 2х2



Рис 2. Анализатор А 20

### Раздел 2. Проведение испытаний.

**2.1 Дробление на Молотковой дробилке МД 2х2**

**2.1 Вес пробы:** 1440 г;

**2.2 Время процесса:** 300 сек;

**2.3 Производительность:** 17,3 кг/час;

## 2.4 Результат:



Рис.3. Материал до дробления



Рис.4. Продукт дробления

## Раздел 3. Результат испытаний.

Распределение продукта дробления

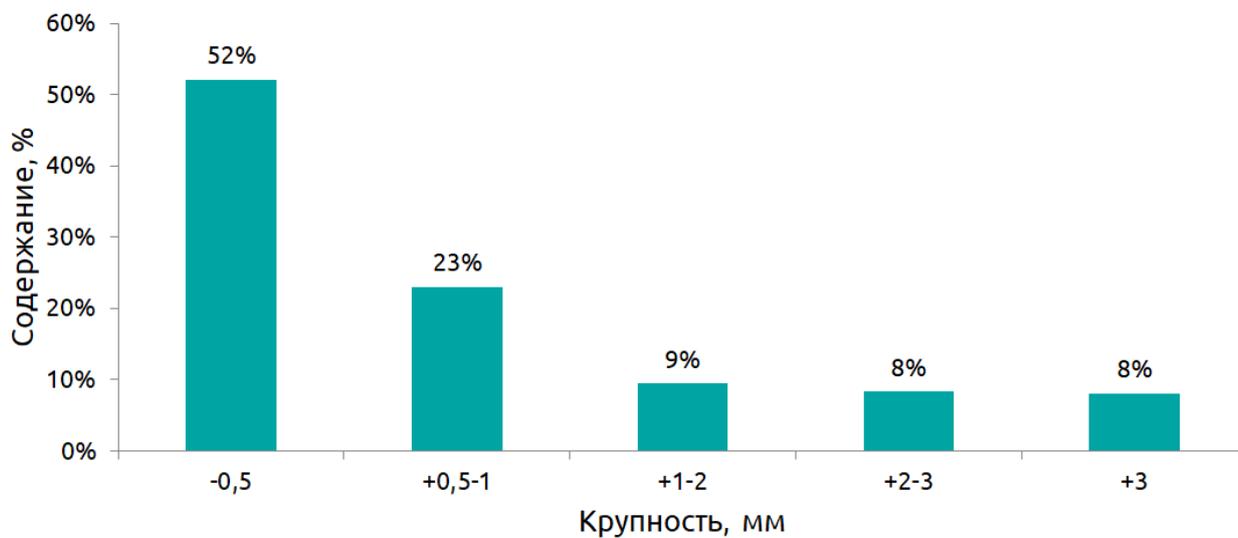


Рис. 5. Распределение продукта дробления