



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № МД 2х2/3

Материал: Корм для аквариумных рыб

Раздел 1. Постановка задачи.

- 1.1 Свойства исходного материала: Сухой, гигроскопичный, хрупкий, непрочный;
- 1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Гранулы цилиндрические диаметром 4 мм и длиной 5 мм;
- 1.3 Поставленная задача: Дробление материала до крупности менее 0,2 мм;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Молотковая дробилка МД 2х2



Рис. 2 Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

- 2.1 Дробление на Молотковой дробилке МД 2х2
 - 2.1.1 Вес пробы: 6 кг;
 - 2.1.2 Время дробления: 1 мин;
 - 2.1.3 Производительность: 360 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис. 3. Материал до дробления


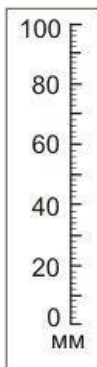


Рис. 4. Продукт дробления

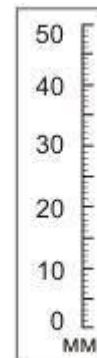

Раздел 3. Результат испытаний.

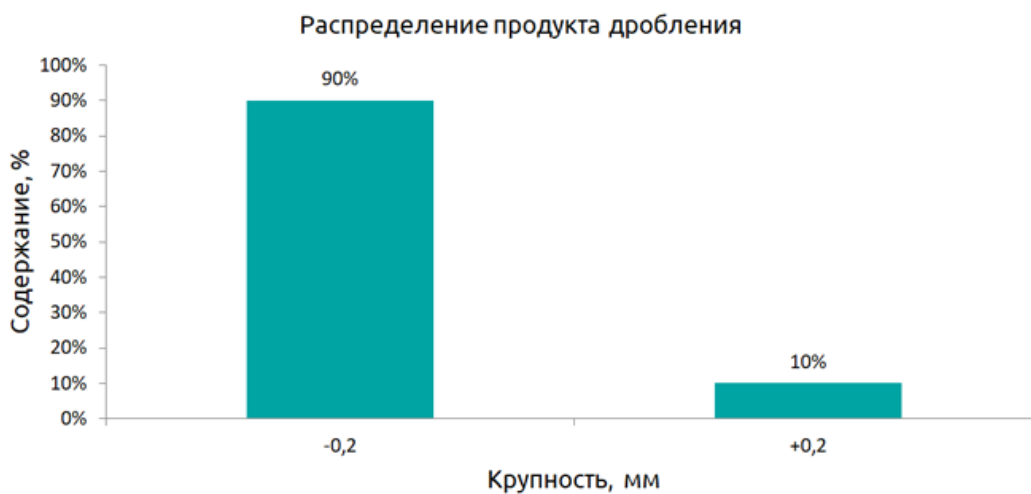


Рис. 5. Распределение продукта дробления