







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

#### Протокол проведения испытаний № ЩД 6/34

Материал: Сурьма Sb

#### Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Свойства исходного материала:** Серебристого цвета, твердость 2-3 ед. по Моосу, мягкий, плотность =  $6 \text{ г/см}^3$ , насыпная плотность =  $2-3 \text{ г/см}^3$ ;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Брикеты размером 60х45х18мм;
- **1.3 Поставленная задача:** Дробление до размера от 3 до 10 мм с минимальным содержанием пылевидной фракции (менее 1 мм); дробление до минимальной крупности на ЩД 6;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1. Щековая дробилка ЩД 6



Рис. 2. Анализатор А 20

# Раздел 2. Проведение испытаний.

- 2.1 Дробление на Щековой дробилке ЩД 6
- 2.1.1 Вес пробы: 831 гр;
- 2.1.2 Время процесса: 5 сек;
- 2.1.3 Производительность: 600 кг/час;
- 2.2 Повторное дробление материала на Щековой дробилке ЩД 6
- **2.2.1 Вес пробы:** 831 гр;
- **2.2.2 Время процесса:** 17 сек;
- 2.2.3 Производительность: 176 кг/час;

### 2.3 Результат:



50 40 30 20 10 0



Рис.3. Материал до дробления

Рис.4. Продукт дробления



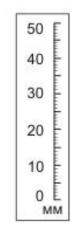




Рис.5. Материал до дробления

Рис.6. Продукт дробления

Раздел 3. Результаты испытаний



Рис. 7. Распределение продукта дробления

## Распределение продукта дробления



Рис. 8. Распределение продукта дробления