



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № ДВГ 200x125/13

Материал: Сахар пищевой

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Сухой, непрочный, хрупкий, плотность= 1,6 г/см³;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Частицы неправильной формы размером от 1 до 2 мм;

1.3 Поставленная задача: Измельчение до крупности менее 0,5 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Дробилка валковая ДВГ 200x125



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Измельчение на Дробилке валковой ДВГ 200x125

2.1.1 Вес пробы: 1 кг;

2.1.2 Время измельчения: 58 сек;

2.1.3 Производительность: 62 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис.3. Материал до измельчения

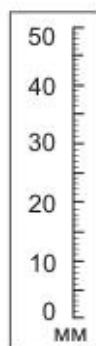


Рис.4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.

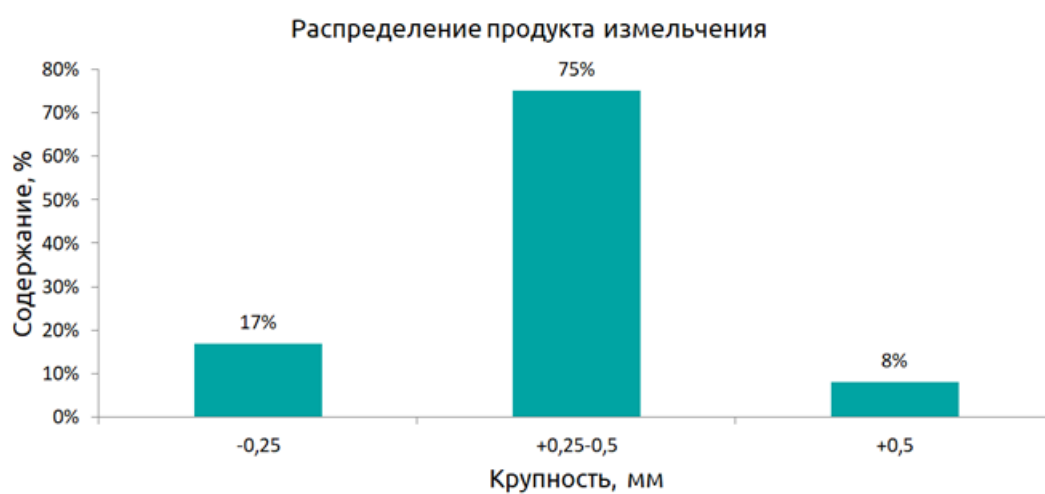


Рис. 5. Распределение продукта измельчения.

