



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № МД 2х2/25

Материал: Голубая глина

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Хрупкий, плотность = $2,5 \text{ г/см}^3$;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Куски неправильной формы
крупностью менее 20 мм;

1.3 Поставленная задача: Дробление до крупности менее 5 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Молотковая дробилка МД 2х2



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Дробление на Молотковой дробилке МД 2х2

2.1 Вес пробы: 400 гр;

2.2 Время процесса: 60 сек;

2.3 Производительность: 24 кг/час;

2.4 Результат:



Рис.3. Материал до дробления



Рис.4. Продукт дробления

Раздел 3. Результат испытаний.

Распределение продукта дробления

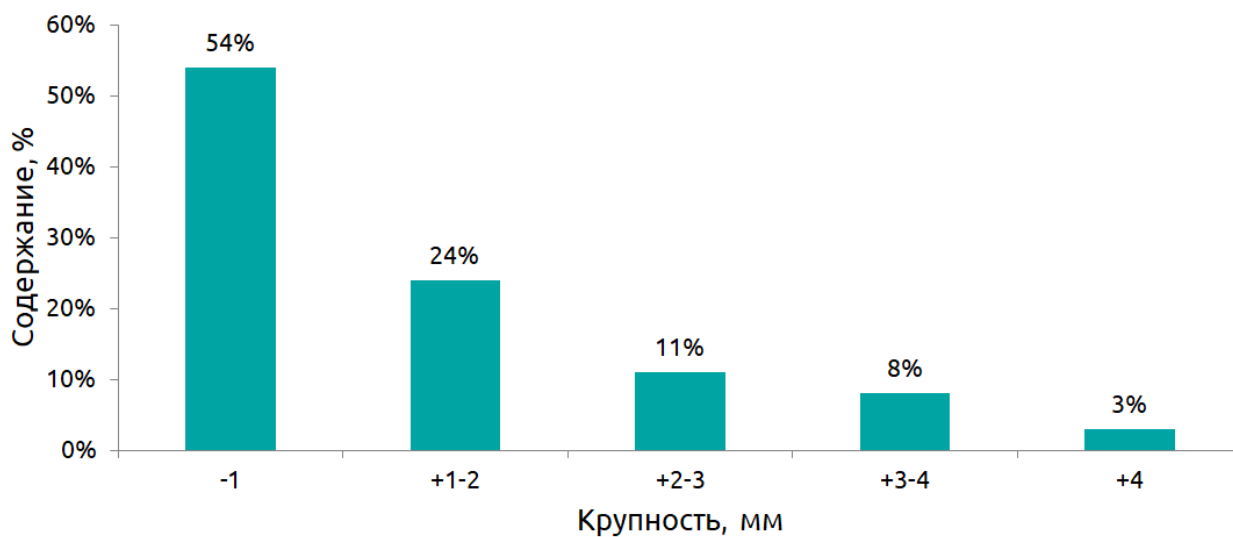


Рис. 5. Распределение продукта дробления

